

روش کار با سانتریفیوژ آزمایشگاهی

۱. دستگاه را روی سطح صاف ، استوار و محکم قرار دهید.
 ۲. سیم رابط را با شرایط ایمنی به جریان برق وصل کنید.
 ۳. فقط کاربران مجرب و متخصص با رعایت نکات ایمنی اجازه استفاده از دستگاه را دارند .
 ۴. پس از اطمینان از قرار داشتن بگت‌ها در جای خود لوله های نمونه را به صورت بالانس (ضربدری) و با مقدار یکسان نمونه داخل بگت‌ها قرار دهید و درب دستگاه را ببندید، بطوری که قفل دستگاه بسته شود.
 ۵. دور موتور دستگاه توسط دکمه R.P.M و زمان کارکرد دستگاه توسط دکمه Time تنظیم می‌گردد.
 ۶. با فشار دادن دکمه Start دستگاه شروع به کار می‌کند و برای متوقف کردن دستگاه دکمه Stop را به مدت دو ثانیه فشار دهید.
 ۷. برای باز کردن درب با ضامن اضطراری در مواقع قطع برق اهرم همراه دستگاه را در محفظه سمت چپ اپراتور یا همان راست دستگاه فشار دهید .
 ۸. در حین کار با دستگاه به هیچ عنوان درب دستگاه با ضامن اضطراری باز نشود.
 ۹. درب دستگاه برای ایمنی بیشتر دارای میکروسوییچ بوده ، موتور آن به صورت اتومات خاموش می‌شود و تا بسته شدن درب ، دستگاه شروع به کار نمی‌کند.
 ۱۰. برای جلوگیری از شکستن لوله‌ها ته آن‌ها را داخل بگت قرار دهید.
 ۱۱. دستگاه در حال کار را حرکت ندهید و یا ضربه وارد نکنید.
 ۱۲. در هنگام کار دستگاه، هیچ شخص ، مواد یا اشیایی در فاصله ۳۰۰ میلی‌متری دستگاه قرار نگیرند.
 ۱۳. در هنگام کار نکردن دستگاه کلید پاور را در حالت صفر قرار دهید.
- ** در صورتی که درب دستگاه به طور اشتباهی یا اضطراری باز شد، هرگز پیش از توقف کامل روتور ، به آن دست نزنید.**
- برای جلوگیری از خرابی سانتریفیوژ و افزایش عمر آن به نکات بالا توجه شود .